

花崗岩防震桌

光 / 學 / 防 / 震 / 桌
Optical Vibration-Free Table



桌面:

- 花崗岩平台00級

氣浮式防震桌腳:

- 方柱連桿式製成結構穩固
- 採用精密防震氣囊振動隔離膜片
- 360度精密三點式自動水平調整系統
- 針孔式穩壓氣體隔離系統
- 連杆內裝斷電保護裝置及防爆系統
- 阻尼種類: 空氣. 氮氣.
- 外觀. 黑色粉體烤漆. 連桿式
- 具有四個滾輪. 能方便移動

型號	W	D	T	H
TR-60*60	600	600	100	800
TR-60*90	600	1200	130	800
TR-90*120	900	900	150	800
TR-100*100	1000	1000	150	800

接受各種特殊尺寸定制

單位mm



氣體隔離器



超靜音空壓機

INSTALLATION INSTRUCTION


安裝程序 1.2



(圖一)

1. 使用安全纜繩及吊車，先將桌腳由貨車上吊至地面適當位置，再將桌面吊至桌腳上。
2. 利用光學防震桌腳邊框下緣的 4 個輪子將光學防震桌推至定位(如圖一)。

安裝程序 3

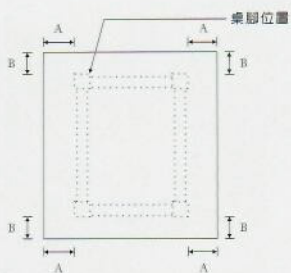

(圖二)

3. 以捲尺或直尺量測桌面至桌腳位置，確定桌面中心區域至於桌腳上方(如圖二)。


安裝程序 4



(圖三)

4. 使用板手轉動桌腳下方螺帽，使腳墊接觸地面並將輪子昇高離地約一公分(圖三)。

安裝程序 5

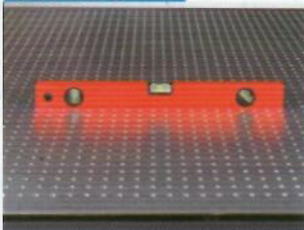

(圖四)

5. 將水平尺置於桌面，調整各腳墊高度並確認桌面水平，當桌面維持水平時，水平尺中氣泡應維持中央位置(圖四)。